





	UNIVERSITAS INDONESIA MAJU	No. Dokumen	:	UIMA BPPMI-DM- IK-05-01-00
		Tanggal	:	16 Sept 2024
INSTRUKSI KERJA LABORATORIUM		Revisi	:	00
		Halaman	:	2

INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN ALAT LABORATORIUM

Aktifitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Leli Nurlaeli, M.Pd	Kepala UPT Laboratorium		16 Sept. 2024
Persetujuan	Catur Septiawan G., SKM, M.Kes	Ketua Senat		16 Sept. 2024
Penetapan	Dr. Dr. dr. Hafizurrachman, MPH	Ketua Sekolah		16 Sept. 2024
Pengendalian	Achmad Lukman Hakim, MKM	Manajer SPMI		16 Sept. 2024

	UNIVERSITAS INDONESIA MAJU	No. Dokumen	:	UIMA BPPMI-DM- IK-05-01-00
		Tanggal	:	16 Sept 2024
	INSTRUKSI KERJA LABORATORIUM	Revisi	:	00
		Halaman	:	2

GRINDER SIMPLISIA

- I. **TUJUAN**
Untuk memperkecil ukuran partikel tanaman obat.

- II. **RUANG LINGKUP**
Berlaku di : Laboratorium Biologi Farmasi
Pengguna : Civitas Akademis yang berhubungan dengan kegiatan laboratorium.

- III. **PELAKSANA**
Kepala Unit laboratorium, Koordinator Mata Kuliah, Instruktur Praktek, Dosen Pembimbing Penelitian, Penanggung Jawab Laboratorium, dan Pengguna Laboratorium.

- IV. **REFERENSI**
Situs Internet

- V. **LANGKAH KERJA**
 1. Tanaman obat atau simplisia yang telah dibuat dipastikan kering, pastikan dengan hasil rajangan mudah di rempah dan mudah patah.
 2. Tanaman obat atau simplisia yang telah kering lalu disortasi kering untuk menghilangkan kotoran yang masih ada.
 3. Masukkan simplisia yang telah dipastikan kering ke dalam grinder simplisia.
 4. Ditutup grinder simplisia.
 5. Nyalakan mesin grinder simplisia.
 6. Haluskan simplisia sesuai dengan kehalusan yang diinginkan.