





	UNIVERSITAS INDONESIA MAJU (UIMA)	No. Dokumen	:	UIMABPPMI-DM- IK-05-01-00
		Tanggal	:	16 Sept 2024
	INSTRUKSI KERJA LABORATORIUM	Revisi	:	00
		Halaman	:	2

INSTRUKSI KERJA PENGUNAAN ALAT LABORATORIUM

Aktifitas	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Leli Nurlaeli, M.Pd	Kepala UPT Laboratorium		16 Sept. 2024
Persetujuan	Catur Septiawan G., SKM, M.Kes	KetuaSenat		16 Sept. 2024
Penetapan	Dr. Dr. dr. Hafizurrachman, MPH	KetuaSekolah		16 Sept. 2024
Pengendalian	Achmad Lukman Hakim, MKM	Manajer SPMI		16 Sept. 2024

	UNIVERSITAS INDONESIA MAJU (UIMA)	No. Dokumen	:	UIMABPPMI-DM- IK-05-01-00
		Tanggal	:	16 Sept 2024
	INSTRUKSI KERJA	Revisi	:	00
		Halaman	:	

UV CABINET, ULTRAVIOLET KABINET

- I. **TUJUAN**
Untuk menjaga alat tetap dalam keadaan steril.

- II. **RUANG LINGKUP**
Berlaku di : Laboratorium Biologi Farmasi
Pengguna : Civitas Akademis yang berhubungan dengan kegiatan laboratorium.

- III. **PELAKSANA**
Kepala Unit laboratorium, Koordinator Mata Kuliah, Instruktur Praktek, Dosen Pembimbing Penelitian, Penanggung Jawab Laboratorium, dan Pengguna Laboratorium.

- IV. **REFERENSI**
Manual book

- V. **LANGKAH KERJA**
 1. Lakukan pengecekan setidaknya untuk fungsi lampu uv dan lampu led sebelum menggunakan.
 2. Tidak diperbolehkan menggunakan UV Cabinet dalam keadaan rusak.
 3. Sebelum penggunaan UV Cabinet diwajibkan untuk melakukan persiapan dengan membersihkan UV Cabinet dengan alkohol dan menyalakan lampu uv serta blower selama kurang lebih 30 menit.
 4. Kaca atau akrilik harus selalu pada posisi yang benar, terutama ketika sudah mulai bekerja.
 5. Siapkan dan masukan alat dan bahan secukupnya pada meja kerja UV Cabinet, dengan terlebih dahulu dilakukan sterillisasi.
 6. Hindari penggunaan bunsen di dalam UV Cabinet, karena kemungkinan merusak filter dengan suhu panas yang dipaparkan.
 7. Hindari bekerja secara berkelompok pada UV Cabinet yang sama, terlebih jika banyak orang hilir mudik melintas di depan UV Cabinet.
 8. Bersihkan UV Cabinet setelah digunakan dan pastikan meninggalkan dalam keadaan bersih.
 9. Matikan lampu UV dan led setelah selesai digunakan.